


XK (HiLoad) カラムと ÄKTAdesign の接続


・Valco (1/16") コネクタの場合

カラム出入口の配管がインジェクションバルブや UV フローセルなど、ÄKTAdesign のコンポーネントに届かず、配管を延長が必要な場合は、以下のコネクタを用品します。配管の延長が不要な場合は、カラム付属のコネクタを直接コンポーネントに接続します。

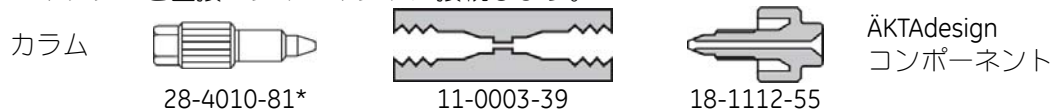


・XK 50 カラムで 5/16"コネクタの場合

カラム出入口の配管がインジェクションバルブや UV フローセルなど、ÄKTAdesign のコンポーネントに届かず、配管を延長が必要な場合は、以下のコネクタを用品します。配管の延長が不要な場合は、カラム付属のコネクタを組合せ、コンポーネントに接続します。

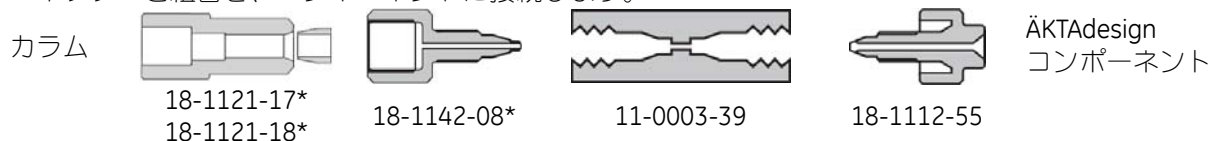


・M6 コネクタの場合

カラム出入口の配管がインジェクションバルブや UV フローセルなど、ÄKTAdesign のコンポーネントに届かず、配管を延長が必要な場合は、以下のコネクタを用品します。

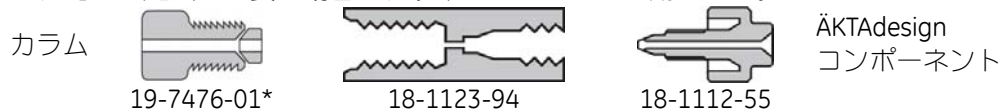

配管の延長が不要な場合は、以下のコネクタを用品します。

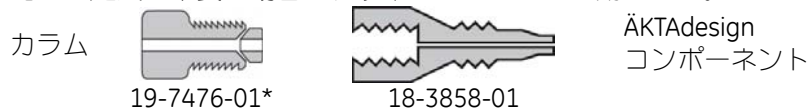

* XK (HiLoad) カラムに含まれます。

製品	包装	コード番号
HiTrap / HiPrep 1/16" male connector for ÄKTAdesign	8 個	28-4010-81
Union 1/16" female / 1/16" female	5 個	11-0003-39
Fingertight connector, 1/16" male	10 個	18-1112-55
Tubing connector for 1/8" o.d. tubing	10 個	18-1121-17
Ferrules for 1/8" o.d. tubing	10 個	18-1121-18
Union 5/16" female / 1/16" male	8 個	18-1142-08
Tubing connector, M6 male for o.d. 1.6 and 1.8 mm tubing	5 個	19-7476-01
Union M6 female / 1/16" female (Valco compatible)	2 個	18-1123-94
Union M6 female / 1/16" male (Valco compatible)	5 個	18-3858-01
Storage/Shipping device	1 個	18-1176-43
Stop plug female, 1/16"	5 個	11-0004-64
Domed Nut M6	4 個	18-2450-01
Tubing cutter	1 個	18-1112-46
PEEK tubing (o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm)	2 m	18-1112-53
PEEK tubing (o.d. 1/16", i.d. 1 mm)	2 m	18-1115-83
Teflon tubing (o.d. 1/8", i.d. 1.6 mm)	3 m	18-1121-16

Revised 2011/11/07

