



2011年6月13日

製品使用上の注意のお知らせ

製品名: CO2MIX/CO2MIX-R

製品コード: 28-4116-09/28-4116-11/28-4129-47/28-4129-48

シリアル No. 全シリアル

各位

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、表記製品におきまして、使用上の安全に関わる事項が見つかりましたので、ご連絡申し上げます。

使用上の安全に関わる事項

表記製品では、圧力スパイクが起らないよう排気ブリーダークを採用しています。

この製品は操作中に外部の CO₂ ポンプに接続しますが、この度、排気ブリーダークから CO₂ が排気されることがわかりました。想定される CO₂ 排気量は下記の通りです。CO2MIX の電源が入っている間、CO₂ は排気され続けます。

入力圧 (Bar)	排気量 (ml/min)
0.4	191
0.7	248
1.0	310

考えられる問題点

密閉された部屋で換気せずに長期間使用を続けた場合、CO₂ 濃度が高くなり、人体に影響(眠気やめまい)を及ぼす可能性があります。

対応

CO2MIX20 および CO2MIX20-R は換気のできる部屋でご使用ください。

なお、CO2MIX20 の排気ブリーダークからのみならず、CO₂ を通気し続けている間は、Cellbag の排気口からも CO₂ が排気されますので、換気をしていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、CO2MIX の電源が入っていない場合にも CO₂ が漏れる可能性がありますので、未使用時には CO₂ ポンプの元栓を閉めてください。

なお注意書きラベルをご用意いたしましたので、装置本体に貼付していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

今後この注意書きは、CO2MIX の Instruction manual にも明記されます。

この件に関する技術的なお問合せに関しては、下記のバイオダイレクトラインまでご連絡いただければ幸いです。

何卒ご容赦の上、引き続きご高配賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
品質保証室長 飯室淳史

バイオダイレクトライン(製品問合せ対応窓口)
Tel.03-5331-9336 Fax 03-5331-9370