


## AKTAdesign用 PEEKチューブの接続方法

(HiTrap/HiPrep用コネクタでも手順は同様です) 



- 1)  
Finger tight コネクタの先からPEEKチューブが  
1 cmほど飛び出ている状態にします



- 2)  
つなぎたい場所にPEEKチューブ先端が当たる  
ように押しつけます



- 3)  
PEEKチューブをカラム方向に押し付けながら、  
Finger tightコネクタを締めます  
(この際、PEEKチューブが動かないように  
押さえながらコネクタを締め付けます)



- 4)  
締め終わったらPEEKチューブをつまんで少し  
引っ張ります。  
※この時点ですぐに抜けてしまうようなら、再度  
1) から実施してください



- 5)  
正しく接続できると、Finger tightコネクタ先  
端からは2 mm程度PEEKチューブが飛び  
出た状態になります

## 製品情報

製品写真	製品名	Code
	PEEK Tubing, 2 m, i.d. 0.5 mm, o.d. 1/16" (オレンジ)	18111368
	PEEK tubing (o.d. 1/16", i.d. 0.25 mm, 2 m) (青)	18112095
	PEEK tubing (o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm, 2 m) (緑)	18111253
	PEEK tubing (o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm, 2 m) (ベージュ)	18111583
	Fingertight connector, 1/16" male	18111255
	HiTrap / HiPrep 1/16" male connector for AKTAdesign	28401081

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

ライフサイエンス統括本部

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルヂング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL：03-5331-9336 FAX：03-5331-9370

e-mail：Tech-JP@ge.com



Intertek

ISO 9001:2008  
認証取得

© 2018 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 本書の全部または一部を無断で複写複製することは、著作権法上の例外を除き、禁じられています。本書に掲載されている製品の名称、仕様などは改良のため予告なく変更される場合があります。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。