


ImageQuant LAS 500 から

USB メモリーに画像を保存する際の注意点

ImageQuant LAS 500 から USB メモリーへの画像のバックアップに失敗する事例が発生しております。大事なデータを失うことがないように、以下3点にご注意ください。

- USB メモリーに画像のバックアップをとる場合、Copy ボタンを選択してください。
(下図参照)

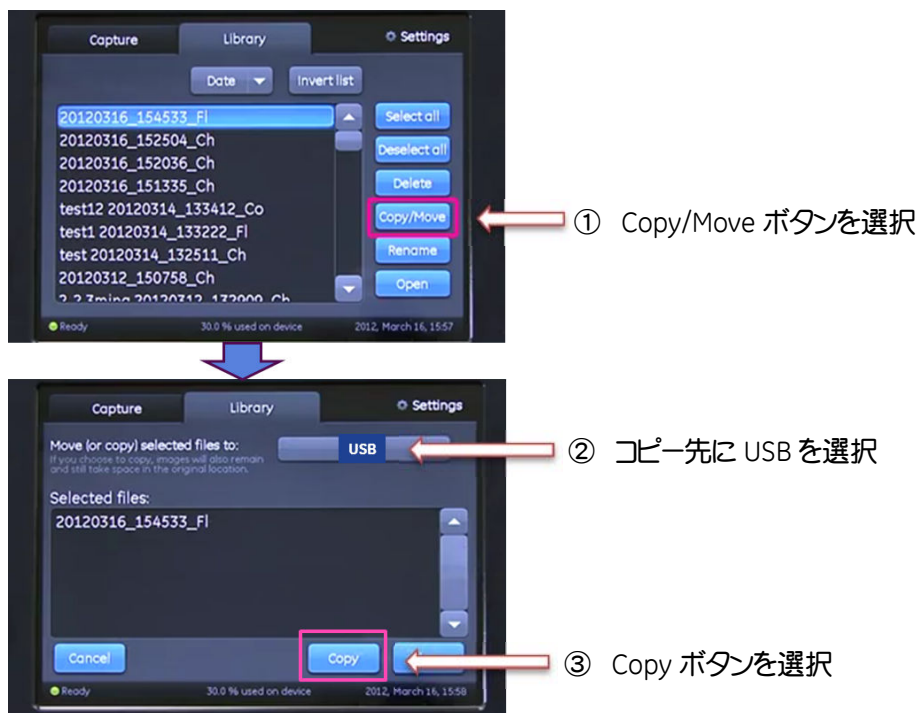

- Copy ボタンを押した後、USB メモリーのランプの点滅（データ通信中の合図）が終了したことを確認してから、USB メモリーを抜いてください。
- 本体のデータを削除する前に、USB メモリーにデータが保存できていることをかならず確認してください。

©2012 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 本書の全部または一部を無断で複製複製することは、著作権上の例外を除き、禁じられています。掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。